

β-半乳糖苷酶染色试剂盒

货号: AC11646

规格: 100T

保存: -20°C, 避光保存, 有效期 1 年。

产品组成:

名称	100T	保存
试剂(A): β-Gal 固定液	100mL	2-8°C, 避光
试剂(B): X-Gal 溶液	5mL	-20°C, 避光
试剂(C): β-Gal 染色液 A	1mL	2-8°C, 避光
试剂(D): β-Gal 染色液 B	1mL	2-8°C, 避光
试剂(E): β-Gal 染色液 C	100mL	2-8°C
按照试剂 B:C:D:E=5:1:1:93 的比例配置染色工作液, 现用现配。		

产品说明:

β-半乳糖苷酶染色试剂盒是一种基于衰老时衰老相关半乳糖苷酶 (SA-β-Gal) 活性水平上调而对衰老细胞或组织进行染色检测的试剂盒。在普通的光学显微镜下就可以观测到细胞或组织的衰老情况。细胞衰老也被认为是生物体抑制肿瘤的一种方式, 同时也是生物体老化的一种潜在原因。本试剂盒可以用于培养细胞的衰老检测, 也可以用于组织切片的衰老检测。

β-半乳糖苷酶染色试剂盒以 X-Gal 为底物, 在衰老特异性的β-半乳糖苷酶催化下会生成深蓝色产物, 光学显微镜下很容易观察到变成蓝色的表达β-半乳糖苷酶的细胞或组织。本试剂盒仅染色衰老细胞, 对正常培养的衰老前的细胞、静止期细胞、永生细胞或肿瘤细胞等不会染色。对于组织切片或组织块, 可以检测的样品数量视样品的大小而定, 对于普通的切片也至少足够检测 100 个样品, 使用 6 孔板测定, 足够测定 100 个样品。

操作步骤: (仅供参考)

注意: 配置染色工作液和染色过程推荐使用聚丙烯(PP)容器, 不能使用聚苯乙烯(PS)容器。

染色过程中的 37°C 孵育不能在二氧化碳培养箱中进行。

(一) 贴壁细胞染色:

1. 对于 6 孔板中培养的细胞, 吸除细胞培养液, 用 PBS 洗涤 1 次, 加入 1ml β-Gal 固定液, 室温固定 15min。对于其它类型的培养板, 固定液及后续溶液的用量参照此比例进行操作。
2. 吸除细胞固定液, 用 1×PBS 洗涤细胞 3 次, 每次 3min。(优选步骤见注意事项 4)
3. 按照比例配置染色工作液。吸除β-Gal 清洗液, 每孔加入 1ml 染色工作液。
4. 37°C 孵育过夜, 可以用封板膜或保鲜膜封住 6 孔板防止蒸发。
5. 普通光学显微镜下观察。如不能及时观察计数, 可以去除染色工作液, 加入 2ml PBS, 2-8°C 可以保存数天; 或者加上水性密封胶封片剂封片后, 可以保存较长时间。

(二) 悬浮细胞染色:

1. 离心收集细胞至 1.5ml 离心管内, 用 PBS 洗涤 1 次, 加入 1ml β-Gal 固定液, 室温固定 15min。固定时可以在摇床上缓慢摇动, 以避免细胞结成团块。
2. 离心, 吸除细胞固定液, 用 1×PBS 洗涤细胞 3 次, 每次 3min。(优选步骤见注意事项 4)
3. 按照比例配置染色工作液。离心, 吸除β-Gal 清洗液, 每管加入 0.5-1ml 染色工作液。37°C 孵育过夜。
4. 取部分染色后的细胞, 滴加到载玻片上或 6 孔板内, 普通光学显微镜下观察。如不能及时观察计数, 可以离心, 去除染色工作液, 然后加入 1ml PBS, 2-8°C 可以保存数天。如果离心, 取细胞用于涂片, 加上封片液封片后, 2-8°C 可以保存较长时间。

(三) 组织切片染色:

1. 对于石蜡切片先按照常规方法进行脱蜡和水化处理。对于冷冻切片直接按照以下步骤进行。
2. 加入适当体积的β-Gal 固定液, 以充分盖住组织为宜, 室温固定不少于 15min。
3. 用 PBS 浸泡洗涤组织 3 次, 每次不少于 5min。(优选步骤见注意事项 4)
4. 按照比例配置染色工作液。吸除β-Gal 清洗液, 加入适当量的染色工作液。

5. 37°C 孵育过夜。建议使用湿盒或把整个切片浸泡在染色工作液中。
6. 普通光学显微镜下观察。如不能及时观察，可使用水性明胶封片剂封片保存。

注意事项：

1. β -Gal 固定液有一定的腐蚀性和毒性，操作时请注意防护。
2. β -半乳糖苷酶染色反应依赖于特定的 pH 条件，不能在二氧化碳培养箱中进行染色反应。用于细胞培养的二氧化碳培养箱中较高浓度的二氧化碳会影响染色工作液的 pH 值，而导致染色失败。
3. β -Gal 溶液 B 在刚刚溶解时可能观察到有沉淀，属正常现象，恢复室温充分混匀后，沉淀会全部溶解。通常建议充分混匀溶解后使用。
4. 优选步骤，在滴加染色工作液之前使用试剂(E): β -Gal 染色液 C 替代 1×PBS 进行清洗和孵育。
5. 配制染色工作液和染色时需使用聚丙烯(PP)容器或玻璃容器，不宜使用聚苯乙烯(PS)容器。对于聚丙烯容器和聚苯乙烯容器的简单的判定方法是：聚丙烯容器可以高温高压灭菌；而聚苯乙烯容器不适合高温高压灭菌，一旦高温高压处理就会严重变形。
6. 如需长期保存可倾去多余液体后晾干，中性树胶封片。
7. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。