

## 彩虹预染低分子量蛋白 marker(2.7-40kDa)

货号: AC91225

规格: 250 $\mu$ L

保存: -20 $^{\circ}$ C 保存, 有效期 2 年

运输条件: 冰袋运输。收到后请及时放到储存条件下储存。

产品组成: 62.5 mM Tris-H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, pH7.5, 2mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 33 % (W/V) Glycerol, 5mM DTT, 0.02 % (V/V) proclin300

### 产品介绍:

AC91225 彩虹预染低分子量蛋白 marker 包含了从 2.7kDa 到 40kDa 共 9 种高度纯化并预染的重组蛋白质 (2.7, 4.2, 6.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40kDa), 其中 40kDa 条带为橙红色, 10kDa 为绿色。标示表观分子量经过 thermo26632 非预染蛋白质分子量标准标定。适合作为 SDS-PAGE 和 Western 的蛋白质分子量标准。

本彩虹预染低分子量蛋白 marker 已经配制在 1 $\times$ SDS-PAGE 上样缓冲液中, 直接使用, 不要煮沸、稀释和加入还原剂处理。

根据上样孔的大小, 本彩虹预染低分子量蛋白 marker 通常每次上样 5-10 微升 (5 $\times$ 1.5mm 胶孔 5-10 $\mu$ l 足够), 即可在电泳时、电泳后和转膜后观察到非常清楚的蛋白条带。

### 使用方法:

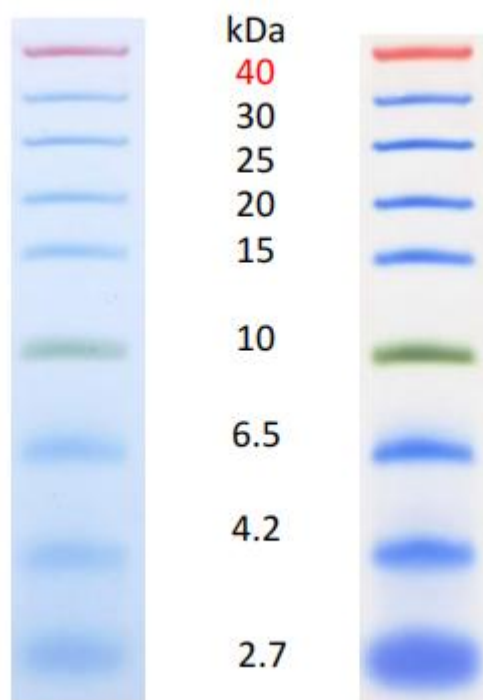
1. 室温下解冻后完全溶解并轻轻充分混匀, 不要煮沸;
2. 取本产品 5 $\mu$ l 与实验样品同时进行聚丙烯酰胺凝胶电泳; 建议有条件的实验室在初次使用本产品时可以根据自身的实验条件和实验习惯通过预实验确定合适的上样量, 这样可以节约成本, 同时获得效果更佳的实验图片;
3. 未使用的彩虹预染低分子量蛋白 marker 保存于储存条件, 在 4 $^{\circ}$ C 可放置 2 个月。

产品仅供科研!



**注意:**

1. 注意电泳时间，低分子量蛋白可能会泳动出蛋白胶前沿。
2. Western blot 时需要注意小分子特殊性，特别对于小于 3kDa 的条带，容易穿膜而过。另外建议转膜液不添加 SDS，若实验必须使用，建议 SDS 浓度不要超过 0.02-0.04%。
3. 预染蛋白质在不同的缓冲体系下有不同的表观分子量，如果在该缓冲体系中事先用非预染蛋白质标定，可以大致确定蛋白质分子量。

**产品胶图:****Gel 18%Tricine Blot(400mA 15min)**